

پیپت شور اتوماتیک P.I.P. برای شستشوی انواع پیپت‌ها و برخی بورت‌ها مناسب است و جنس این محصول استیل ضدزنگ می‌باشد. این دستگاه شامل لوله تخلیه، سبد پلاستیکی، سبد استیل و شیلنگ می‌باشد.

## ۱ دستگاه پیپت شور

۲ لوله تخلیه که یک سر آن متصل به دستگاه و سر دیگر آن که آزاد می‌باشد از طریق یک گیره پلاستیکی به بدنه متصل است.

۳ لبه‌ی دستگاه دارای گیره‌ای فلزی برای نگه داری شیلنگ می‌باشد.

۴ سبد پلاستیکی به عنوان یک حفاظ جهت جلوگیری از شکسته شدن نوک پیپت‌ها و بورت‌ها. همانطور که با فلش نشان داده شده است می‌بایست بصورت کامل در سبد استیل قرار گیرد.

۵ سبد استیل دسته‌دار که محل چیدن پیپت‌ها می‌باشد. همانطور که با فلش نشان داده شده است می‌بایست بصورت کامل در دستگاه قرار گیرد.

۶ شیلنگ پلاستیکی جهت اتصال به شیر آب از یک سو و گیره فلزی دستگاه از سوی دیگر.

## طرز کار دستگاه:

ابتدا سبد پلاستیکی را داخل سبد استیل قرار می‌دهیم سپس پیپت‌ها را با احتیاط داخل سبد می‌چینیم و سبد استیل را داخل دستگاه می‌گذاریم. سپس یک سر شیلنگ را به شیر آب وصل کرده و سر دیگر را به کمک گیره متصل به بدنه دستگاه، در دستگاه می‌گذاریم. شیر آب را باز می‌کنیم، دستگاه پر از آب شده و لوله به صورت اتوماتیک شروع به تخلیه می‌کند و این عمل تا زمانی که شیر آب باز است تکرار می‌شود.

## نکات قابل توجه:

- ♦ تعداد پیپت‌ها درون سبد بستگی به سایز آن‌ها دارد.
- ♦ دستگاه باید در جای مناسب قرار گیرد چون آب هنگام خروج از لوله تخلیه باید در جایی مثل سینک یا چاه و ... خارج شود.
- ♦ اگر فشار آب ورودی کم باشد یعنی سرعت تخلیه بیشتر از سرعت پر شدن آب باشد، دستگاه به صورت اتوماتیک، عمل تخلیه را قطع می‌کند تا دستگاه مجدداً پر از آب شود.

